



AMAÇ: Hastanesi Laboratuvarı Mikroskopun Kullanılması Talimatı;

KAPSAM: Hastanemizde bulunan Laboratuvarlar

SORUMLULAR: Laboratuvar sorumlu Uzmanı, Laboratuvar Sorumlu Lab.Teknikeri ve diğer Teknikerler

UYGULAMA

1. Mikroskopun fişini 220 v topraklı prize takınız.
2. Mikroskobu soldaki on-off düğmesinden açınız.
3. İncelenecek mataryeli lam üzerine yayıp, lamel ile kapatınız. Mikroskop üzerindeki hareketli bölüme koyunuz.
4. Oküler arası mesafeyi göze göre ayarlayınız.
5. Uygun büyütmeyi seçiniz. Önce 10 luk(sarı) ile bulup, 40 lık(mavi) ile mataryeli inceleyiniz.
6. İşiniz bitince lam mikroskop üzerinden alınıp, içinde zefiran veya çamaşır suyu bulunan kaba atınız.
7. Cihaz kapalı iken nemli bir bezle tozunu alıp, objektif, oküler ve hareketli yüzeyler alkol veya ksilol ile silinir.
8. Cihaz her gün sabah akşam olmak üzere dezenfektanlı solüsyonla silinip kurulandır.

İlgili Doküman:

- Cihaz Kullanım Klavuzu